




Ref. 150130

ES.....	3	Manual original
EN.....	5	



- |   |   |
|---|---|
| A | Rodillos / <b>Rollers</b>                   |
| B | Control de velocidad / <b>Speed control</b> |
| C | Interruptor general / <b>Main switch</b>    |
| D | Luz encendido / <b>Power light</b>          |

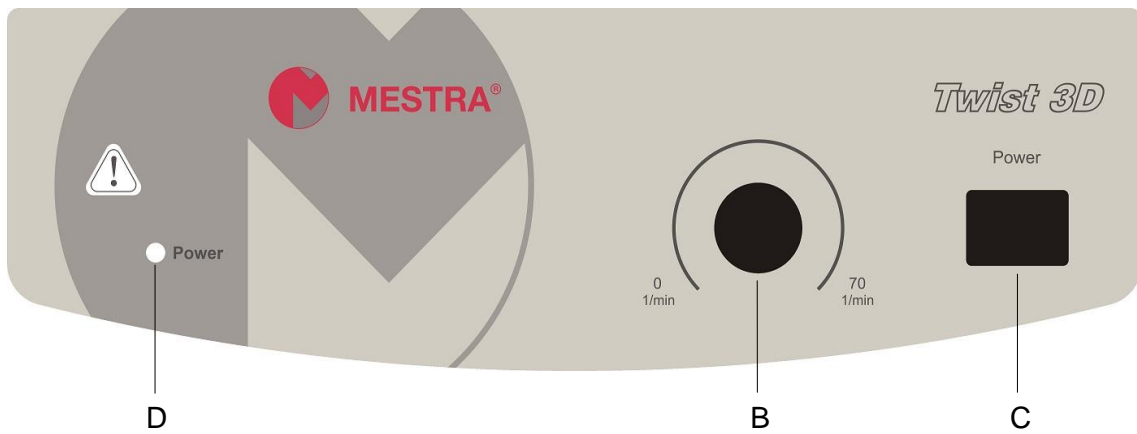

## Indicaciones de peligro

### Precauciones de uso



- Atención: antes de encender la máquina, lea completamente estas instrucciones.
- Guarde estas instrucciones para su consulta en el futuro.
- Evite que los niños o personal no especializado manipulen el aparato.



- No toque el aparato ni el cable con las manos húmedas.
- Desenchufe el aparato en caso de tormenta y cuando no lo use durante un largo tiempo.
- No instale el producto en un lugar con alta humedad, polvo y salpicaduras de agua.
- Evite traccionar, torsionar o plegar en exceso el cable de conexión a la red.
- Desenchufe el aparato antes de limpiarlo, no lo moje directamente, no use productos químicos.



- Para evitar el riesgo de shock eléctrico, este equipo solo debe ser conectado a una fuente de alimentación adecuada (230 V, 50/60 Hz con toma de tierra).



- Utilice medidas de seguridad personal para evitar el riesgo de salpicaduras de líquidos.



- No toque los rodillos mientras están girando.



- El aparato cuenta con circuito de precisión, por lo que es necesario evitar impactos o fuerzas que puedan causar problemas mecánicos.



- No mezcle sustancias potencialmente explosivas.
- Retire cualquier resto de suciedad o de agua de la conexión del cable.
- Desenchufe el aparato inmediatamente si detecta ruido, olor o humo.
- Instale el producto alejado de fuentes de calor.
- No utilice el aparato en locales especialmente húmedos, o cerca de materiales inflamables (alcohol, disolventes, etc.).



- No coloque sobre el aparato productos diferentes a los que va destinado.
- Tenga cuidado con la máquina para prevenir accidentes.
- Mantenga siempre el aparato en modo inactivo, excepto cuando realice operaciones de mezcla.
- No desmonte, repare ni modifique el aparato.
- En caso de que haya algún componente defectuoso u otro tipo de problema, no utilice el aparato ni intente arreglarlo por su cuenta.



- Contacte con nosotros para preguntas o información detallada sobre resolución de problemas.

## Uso previsto

La ref. 150130 está diseñada para mezclar sustancias viscosas en laboratorios dentales y clínicas.

Para obtener un rendimiento y rendimiento óptimos de esta unidad, le recomendamos que lea con atención las siguientes instrucciones.

## Instalación

- Desembale el aparato con cuidado. Encontrará los siguientes elementos:
  - Unidad principal.
  - Cable de alimentación.
  - Manual de instrucciones.
- Condiciones ambientales:
  - Temperatura: 5-40 °C.
  - Humedad relativa: 80 %.
  - Clase de protección: IP 21
- Conecte el cable de alimentación a una toma de corriente de 230 V, 50/60 Hz con toma de tierra.

## Uso

1. Pulse el interruptor (C) para encender el aparato.
2. Gire el pomo (B) para ajustar la velocidad deseada.

## Mantenimiento y limpieza

Para asegurar un funcionamiento correcto fiable y duradero del aparato le recomendamos:

- Desconecte el cable de alimentación antes de la limpieza.
- No vaporice limpiadores en el interior del aparato.
- Utilice solo limpiadores recomendados (agua con tensionactivos, alcohol isopropílico).
- Si requiere Servicio de mantenimiento, el aparato debe limpiarse antes de ser enviado para evitar contaminación con sustancias peligrosas. Envíelo en su embalaje original.
- Si no va a utilizar el aparato durante un tiempo largo, desconéctelo y guárdelo en un lugar limpio, seco, a temperatura ambiente y en una posición estable.

## Características técnicas:

Alimentación: .....	100-240 V, 50/60 Hz
Potencia: .....	25 W
Alto: .....	103 mm
Ancho: .....	253 mm
Fondo: .....	480 mm
Peso: .....	3,12 kg
Número de rodillos: .....	6
Dimensión de los rodillos: .....	Ø30 x 280 mm
Amplitud de giro de rodillo: .....	24 mm
Carga máxima: .....	4 kg

## Declaración de conformidad UE

La empresa **Talleres Mestraitua S.L.**  
con domicilio social: Txori-erri Etorbidea, 60  
48150 Sondika - Bilbao - España

por la presente declara que el producto

Sandblaster Constellation Practic 080259

cumple con los requisitos de las siguientes directivas:

2014/35/UE (baja tensión)

2014/30/UE (compatibilidad electromagnética)



Ignacio Mestraitua  
Director Gerente  
Sondika, 22.05.2020

## Warnings

### Preventive measures



- Attention: before using the machine, please completely read this operating manual.
- Keep this operating manual properly for future.
- Do not allow children or non-qualified personnel handling the unit.



- Do not touch the unit or the power cord with wet hands.
- Unplug the unit in case of storm and when you are not going to use it for a long time.
- Place the unit in a dry place, away from dust and water splashes.
- Do not pull, twist or fold the power cord excessively.
- Do not wet the unit; do not use chemical products to clean it.



- **WARNING:** to prevent electric shock hazards, connect the unit to a proper power source (grounded 230 V, 50/60 Hz).



- Wear personal safety guards to avoid the risk of splashing liquids.



- Do not touch the rollers when they are working.



- The machine features a precision circuit. Prevent fortuitous impacts and stresses that could cause mechanical damage.



- No mezcle sustancias potencialmente explosivas.
- Retire cualquier resto de suciedad o de agua de la conexión del cable.
- Desenchufe el aparato inmediatamente si detecta ruido, olor o humo.
- Instale el producto alejado de fuentes de calor.
- No utilice el aparato en locales especialmente húmedos, o cerca de materiales inflamables (alcohol, disolventes, etc.).



- Do not use the machine with products different than defined in the intended use.
- To prevent accidents, be cautious when using the unit.
- Always keep the device in idle mode, except when mixing.
- Choose a flat and firm surface to place the unit, away from heat or vibration sources.
- Do not dismount, repair or modify the machine.
- If you find a defective component or a problem do not use the machine.



- Contacte con nosotros para preguntas o información detallada sobre resolución de problemas.

## Intended use

The ref. 150130 is designed for mixing viscous substances at dental labs and clinics.

For optimum output and performance, we advise you to read the following instructions with great care.

## Installation

- Carefully unpack the unit. You will find the following fittings inside the chamber:
  - Main unit.
  - Power cord.
  - User manual.
- Ambiental conditions:
  - Temperature: 5-40 °C.
  - Relative humidity: 80 %.
  - Protection class: IP 21
- Connect the electric plug to 230 V, 50/60 Hz, earthed.

## Operation

1. Switch the unit ON (C).
2. Rotate the seed control knob to set the speed.

## Maintenance and cleaning

To ensure a lengthy service life, we recommend the following:

- Unplug the unit before cleaning.
- Do not spray cleanser into the instrument when cleaning.
- Use only recommended cleansers (water containing tenside, isopropyl alcohol).
- If you require maintenance service, the unit must be cleaned in advance to avoid pollution of hazardous substances. Send it back into original packing.
- If the unit will not be used for a long time, switch it off and place in a dry, clean room temperature and stable location).

## Technical characteristics

Power supply: .....	100-240 V, 50/60 Hz
Power: .....	25 W
Height: .....	103 mm
Width: .....	253 mm
Length: .....	480 mm
Weight: .....	3,12 kg
Number of rollers: .....	6
Roller dimensions: .....	Ø30 x 280 mm
Roller Turn Amplitude: .....	24 mm
Max. load: .....	4 kg



**MESTRA<sup>®</sup>**

*Your trusted brand*

## Talleres Mestraitua S.L.

Txori-erri Etorbidea, 60  
T: (+34)944530388 - F: (+34)944711725  
mestra@mestra.es - www.mestra.es  
48150 SONDIKA - BILBAO - ESPAÑA